

**EXPEC790F 维护保养时间表**

检查事项	检查内容	标准	更换周期	不及时更换的影响
一键清洗	气体冲洗管路	每天在关闭设备之前一键清洗 3-5 次	每天	酸液凝结在管路内部，腐蚀管路
不锈钢消解腔	清理消解腔，金属探针、温度传感器	没有酸、水、其他异物	每次运行前后均需要清理	损坏设备
不锈钢消解腔	硅油擦拭表面	表面涂少许硅油	每日	/
内衬桶	清理内衬筒底部、金属探针凹槽、温度传感器凹槽	没有酸、水、其他异物，无破损	每次运行前均需要清理	损坏设备
内衬桶清洁	在烘箱中清洗 (140°C, 4 小时)	表面无黄色	每个月	/
不锈钢夹爪、不锈钢盖子、聚四氟乙烯密封盖	擦干表面	表面无水、酸	每次运行	夹爪打开卡顿
不锈钢夹爪、不锈钢盖子	硅油擦拭	表面涂少许硅油	每日	夹爪打开卡顿
进气接头	进气接头放小密封圈凹槽	没有酸	每次运行	加速进气接头老化
大、小密封圈	擦干	表面无酸、无破损	每次运行	无法保压，不能开始消解程序
锁子	硅油润滑	从锁子孔内滴 3-5 滴硅油到锁子上	每个月	锁子卡住、报错
纯净水桶	纯净水桶液面位置	纯水液面位置超过液位传感器并足够本次设备运行使用	每次运行	仪器报错
废液桶	废液桶液面位置及废液管	废液桶废液清理干净，并且废液管无弯折	每次运行	仪器报错
酸瓶	酸瓶内液位	超过液位传感器并满足本次实验所需	每次运行	仪器报错
超声波传感器	超声波传感器感应口	检查并擦拭超声波传感器	每次运行	影响仪器定容
空气压缩机	空压机排水	卸掉空压机压力，打开排水阀，无水	每周	影响仪器器件
水机挡灰网板	检查积灰情况	清灰	每季度	水机制冷效果变差
水机换水	检查水质	换水，清洗水箱	每季度	水箱生藻，堵塞管路

**客服热线：400-700-2658**